

VX45 کاتالوگ شیکر لوله (ورتکس) 2 حالت مدل

معرفی دستگاه

شیکر لوله ورتکس 2 حالت مدل VX45 به گونه‌ای طراحی شده که در دو حالت ممتد و لحظه‌ای کار می‌کند. در حالت لحظه‌ای،

تنها با قرار دادن لوله یا بطری روی قسمت فوقانی دستگاه و وارد کردن فشار، دستگاه به صورت خودکار شروع به کار می‌کند.

این شیکر برای استفاده با انواع مختلف لوله‌های آزمایشگاهی مناسب است، از جمله:

لوله‌های نمونه‌برداری

لوله‌های سانتریفیوژ

لوله‌های اپندورف

بطری‌های درب‌دار تا حجم 2000 سی‌سی

شیکر VX45 با عملکرد ویبره‌ای و طراحی ارگونومیک، مخلوط‌سازی سریع و یکنواختی را برای نمونه‌های مایع فراهم می‌کند.

مشخصات فنی دستگاه

ویژگی	توضیحات
توان دستگاه	وات ۵۰
ولتاژ	ولت ۲۲۰
سرعت چرخش موتور	دور بر دقیقه ۲۸۰۰
وزن	کیلوگرم ۳
نوع حرکت	ویبره‌ای (حرکت هد ویبره)
حالت‌های کاری	دو حالت: ممتد و لحظه‌ای
حالت لحظه‌ای	با فشار لوله یا بطری بر سطح زرد رنگ، دستگاه فعال می‌شود
حالت ممتد	انواع لوله آزمایشگاهی، فالکون، بطری‌های درب‌دار تا حجم ۲۰۰۰ سی‌سی قابلیت میکس
جنس بدنه	فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
نوع کنترل	دیجیتال: دائمی و لحظه‌ای (فشاری)

نحوه استفاده از دستگاه ✨

دستگاه را روی سطح صاف و پایدار قرار دهید

کابل دستگاه را متصل کرده و دوشاخه را به برق بزنید

با استفاده از کلید دو حالت، یکی از دو وضعیت زیر را انتخاب نمایید

با فشار دادن لوله یا بطری بر روی قسمت زرد رنگ، دستگاه شروع به کار می کند: حالت لحظه ای

دستگاه به طور دائم روشن می ماند، حتی بدون قرارگیری لوله یا بطری: حالت ممتد

کاربردها 🛠

این دستگاه مناسب برای آزمایشگاه های تحقیقاتی، پزشکی، شیمیایی و محیط زیست بوده و می تواند نقش مهمی در

فرآیندهای همگن سازی، حل سازی و مخلوط کردن نمونه ها ایفا کند